

# Template for PCR pathogen Detection

## Positive Control Template BS1

Code No. S042      包装量: 5 ng  
浓度: 100 pg/μl

※自收到之日起, 适当条件下保存, 两年内有效。

### 制品说明:

在使用特殊细菌检出用 Primer Set 对病原菌进行 PCR 检测时, Positive Control Template 可用于确认 PCR 反应的正常进行 (病原菌不同, 扩增产物大小不同)。

本制品作为阳性对照检测用模板, 可使用 Primer Set BAS-1, BAS-2 (Code No. S021) 扩增检测肉毒杆菌的 A 型毒素基因, 使用 Primer Set BBS-1, BBS-2 (Code No. S022) 扩增检测肉毒杆菌的 B 型毒素基因。

### 2. PCR 反应条件

94°C 1 min	} 35 cycles
55°C 1 min	
72°C 1 min	

### 扩增产物大小:

使用Primer Set BAS (Code No. S021) : 691 bp

使用Primer Set BBS (Code No. S022) : 691 bp

### 制品形态:

溶液 (TE 溶解)

10 mM Tris-HCl, pH8.0

1 mM EDTA

保 存: -20°C

### 应用例:

1. PCR反应液配制 (共50 μl)。	
<i>TaKaRa Taq</i> <sup>TM</sup> (5 U/μl)	0.25 μl
10X PCR Buffer *1	5 μl
dNTP Mixture*2 (2.5 mM each)	4 μl
Primer 1	0.5 μl
Primer 2	0.5 μl
Positive Control Template	0.5 μl
灭菌水	39.25 μl
Total	50 μl

(反应液应在冰上配制。)

*TaKaRa Taq* is a trademark of Takara Bio Inc.

### 注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 [www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com)。您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术 (北京) 有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201812Da

\*1: Primer Set中提供。

\*2: *TaKaRa Taq* (Code No. R001)中提供。